

MycoFree™支原体去除喷雾说明书

■ 产品内容

Cat.No	产品名称	规格	储存温度
GCMF0003	MycoFree™支原体去除喷雾	100 mL	室温

■ 产品描述

MycoFree™支原体去除喷雾是1×工作液，无需稀释，可直接使用。其活性成分为季铵盐衍生物，能有效阻止真菌、细菌、支原体、孢子和病毒（包括HIV和HepatitisB）的生长与污染。

本品不含汞，甲醛，苯酚或酒精等刺激性物质，无毒并可生物降解。对一般的工作台和器材表面没有任何损伤。只需轻轻一喷，操作方便、简单。

■ 保存方法

室温保存，请置阴凉处存放。

■ 保质期

18个月。在保质期内，产品是稳定的。当出现颜色改变、凝集出碎片、颗粒或沉淀物等情况时，本产品将不能使用，需丢弃。

■ 使用方法

为了您的安全和健康，使用时请穿实验服，并配戴乳胶手套操作。

直接对细胞房、生物安全柜、超净工作台和CO₂培养箱的死角、四周及空间进行喷洒。

- 1.建议两周处理一次CO₂培养箱，且喷洒前无需清空培养箱。
- 2.建议每天或每次使用生物安全柜或超净工作台前喷一次，喷后无需擦拭，待其自然风干。若配合紫外线使用，效果会更好。
- 3.建议喷洒时喷瓶距离目标位置15cm左右，且每个位置每次喷2~3下。如遇梅雨季节等污染爆发时期，可适当增加用量。

■ 注意事项

- 1.使用本产品前请仔细阅读本说明书。
- 2.MycoFree™支原体去除喷雾无毒，但不排除对于过敏体质人群有影响。建议使用时避免直接接触皮肤、眼睛和粘膜，一旦接触，应立即用大量清水冲洗，切勿延误。

***本产品仅供科研用途！**

更多信息请登录吉凯基因官网，或致电来函吉凯基因。